

Earle's 平衡盐粉剂(1×EBSS,无钙镁糖)

摘要

又称 Earle's BSS,厄尔平衡盐溶液,简称为EBSS,本试剂不含钙离子、镁离子、葡萄糖,常用于培养细胞的清洗,尤其是神经细胞。

产品介绍

又称 Earle's BSS,厄尔平衡盐溶液,简称为EBSS,本试剂不含钙离子、镁离子、葡萄糖,常用于培养细胞的清洗,尤其是神经细胞。主要由氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠、碳酸氢钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、酚红等组成,含钙镁糖。该粉剂溶解于水,如需无菌溶液,应过滤除菌,不可高压灭菌,并密闭保

存。

产品简介：

平衡盐溶液

(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。BBS 配方常有改动，如 Hank's BBS 有不含钙镁或酚红的，也有含钙镁含酚红的等，Dulbecco's PBS 有不含钙镁或含钙镁的等。HBSS、EBSS、PBS 等都是与较弱的磷酸盐缓冲液相关的盐溶液。常见的平衡盐溶液有 Earle's 液、Hank's 液、磷酸盐缓冲溶液(PBS)等。Earle's 平衡盐溶液是较常用的磷酸盐缓冲溶液之一，又称 Earle's Balanced Salt Solution、Earle's BSS、EBSS，主要由氯化钠、氯化钾、磷酸

氢二钠、碳酸氢钠等组成，有时亦含钙镁、葡萄糖、酚红，pH 值一般为 7.2～7.4。

Earle's 平衡盐粉剂(1×EBSS,无钙镁糖)，不含 Ca

2+

、

Mg

2+

、葡萄糖，含少量酚红，可用于胰蛋白酶-EDTA 细胞消化液等各种无或低钙镁细胞培养用液的配制以及组织和细胞的漂洗等，尤其适用于神经细胞。使用时，取粉末充分溶解于水即可使用，如要求无菌，应过滤除菌，不可高压灭菌。